

薬物分析専用固相抽出シリーズ

Strata-X-Drug B, N



コンディショニング不要!
前処理の時間を根本的に改善!

ポリマー系充填剤の固相抽出"Strata-X"に薬物分析専用シリーズ"Strata-X-Drug"が登場しました。一般的な固相抽出製品と違い、使用目的が限定的なため、厳格な品質管理工程を敷くことが可能になっております。

そのため、充填剤のバッチごとにCodeineやMorphineで実際の回収率を測定し、試験を通った充填剤のみを製品として出荷しております。

また、本製品では「開封後にコンディショニングせずに使える」、ため"時間削減"という最も価値の高い特徴を兼ね備えています。

Strata-X-Drug B

塩基性薬物向け

BASIC

	Codeine	Morphine	6-MAM	Phencyclidine	Amphetamine	Methamphetamine	MDA	MDMA	MDEA	Carboxy-THC	Benzoyl ecgonine
再現性(%)	99.9	99.8	100.5	99.3	101.8	97.8	96.7	100.1	102.2	99.5	99.5
カットオフ値 (ng/mL)	2000	2000	10	25	250	250	250	250	250	15	100
RSD(%)	0.4	0.6	0.6	0.6	1.6	2.0	3.0	1.2	1.9	1.0	1.0

	Hydrocodone	Hydromorphone	Oxycodone	Oxymorphone	Tramadol	O-Desmethyl tramadol HCl	N-Desethyl tramadol HCl	Normeperidine	Meperridine	Methadone	Propoxyphene
再現性(%)	99.4	98.3	99.7	99.4	102.7	101.9	100.3	100.6	100.2	97.6	99.2
カットオフ値 (ng/mL)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
RSD(%)	0.9	1.8	0.3	0.5	2.6	1.6	1.4	0.6	0.4	2.5	2.0

Strata-X-Drug N

中性薬物向け

NATURAL

	Amobarbital	Butalbital	Pentobarbital	Phenobarbital	Secobarbital	Alprazolam	α-Hydroxy alprazolam	Clonazepam	Diazepam	Lorazepam	Nordiazepam
再現性(%)	96.4	95.7	96.8	99.6	95.6	98.4	92.4	99.6	101.1	101.1	103.7
カットオフ値 (ng/mL)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
RSD(%)	4.3	4.1	4.5	0.5	6.3	2.1	10.6	0.5	1.0	1.0	3.7

	Oxazepam	Temazepam
再現性(%)	105.3	104.6
カットオフ値 (ng/mL)	300	300
RSD(%)	5.6	3.9

無料サンプル提供中

サンプル提供は本紙裏面の専用用紙にてお申込みいただけます。お気軽にお申し込みください。

Strata-X-Drug B,N 無償サンプル 専用申込書

FAX 03-5835-0124

▼サンプルのお申し込み▼ すべてご記入の上、弊社まで FAX(03-5835-0124) にてお申し込み下さい。

お名前			
ご勤務先		部署名	
ご住所	〒		
TEL		E-mail	
代理店		担当者	

DMを希望しない

※今回 FAX にてお申し込みいただいたお客様へは、島津ジーエルシーから DM を配信させていただきます。DM の配信をご希望されない方は、お手数ですがボックスへチェックを入れてください。

ご記入頂いたお客様の個人情報は、島津製作所グループおよび担当させて頂いている代理店、当社が代理店となる仕入先企業との間で共同利用させていただきます。詳細につきましては、弊社 web サイト (<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/>) にてプライバシーポリシーをご覧ください。

Strata-X-Drug B

96wellプレートタイプやその他のサイズをご希望の場合、別途ご相談下さい。

ご希望のサンプルがございましたら、ボックスにチェックを入れて下さい。(複数可)

	PNコード	形状	充填剤量	容量	入数	価格 (円)
<input type="checkbox"/>	8B-S128-AAK	チューブ	10mg	1mL	100	29,000
<input type="checkbox"/>	8B-S128-TAK	チューブ	30mg	1mL	100	38,000
<input type="checkbox"/>	8B-S128-TBJ	チューブ	30mg	3mL	50	21,000
<input type="checkbox"/>	8B-S128-UBJ	チューブ	60mg	3mL	50	24,000
<input type="checkbox"/>	8B-S128-UCH	チューブ	60mg	6mL	30	18,000
-	8B-S128-UCL	チューブ	60mg	6mL	200	106,000
-	8B-S128-EDG	Gigaチューブ	100mg	12mL	20	19,000
-	8E-S128-AGB	96wellプレート	10mg	well	2	97,000
-	8E-S128-TGB	96wellプレート	30mg	well	2	97,000
-	8E-S128-UGB	96wellプレート	60mg	well	2	97,000

Strata-X-Drug N

96wellプレートタイプやその他のサイズをご希望の場合、別途ご相談下さい。

	PNコード	形状	充填剤量	容量	入数	価格 (円)
<input type="checkbox"/>	8B-S129-AAK	チューブ	10mg	1mL	100	23,300
<input type="checkbox"/>	8B-S129-TAK	チューブ	30mg	1mL	100	30,000
<input type="checkbox"/>	8B-S129-TBJ	チューブ	30mg	3mL	50	19,000
<input type="checkbox"/>	8B-S129-UBJ	チューブ	60mg	3mL	50	24,000
<input type="checkbox"/>	8B-S129-UCH	チューブ	60mg	6mL	30	16,000
-	8B-S129-UCL	チューブ	60mg	6mL	200	99,000
<input type="checkbox"/>	8B-S129-ECH	チューブ	100mg	6mL	30	23,000
-	8B-S129-EDG	Gigaチューブ	100mg	12mL	20	17,300
-	8E-S129-AGB	96wellプレート	10mg	well	2	92,000
-	8E-S129-TGB	96wellプレート	30mg	well	2	92,000
-	8E-S129-UGB	96wellプレート	60mg	well	2	お問い合わせ

総発売元

株式会社 島津ジーエルシー

東日本営業課

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-20-8 CSタワー5F
TEL : 03-5835-0120 FAX : 03-5835-0124

西日本営業課

〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-18-22 新大阪丸ビル別館9F
TEL : 06-6328-2255 FAX : 06-6328-2277

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc>
gsupport@glc.shimadzu.co.jp

販売店