

Lab Supply ラボサプライ

クロマト関連消耗品お買い得情報をお届け！ 2025年度 冬号

分析結果の信頼性を高めるバイアル ハイブリッドLCカラム特集 PFAS分析関連製品 ほか

先着 50名 ただ今総合カタログをお申込みいただいた方に、
オリジナルエコバック & 安全反射バンド進呈！

数に限りがございます。なくなり次第ノベルティ配布終了となります。予めご了承ください。

2025年5月発行の島津ジーエルシー総合カタログを
ご請求いただいた方、先着50名様にノベルティグッズを
進呈いたします！

詳しくは当社ホームページまで！

島津ジーエルシー

検索

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/>




※イメージ

株式会社 島津ジーエルシー



分析結果の信頼性を高めるバイアル

〈ガラスバイアルで生じる吸着や溶出、分解のイメージ〉

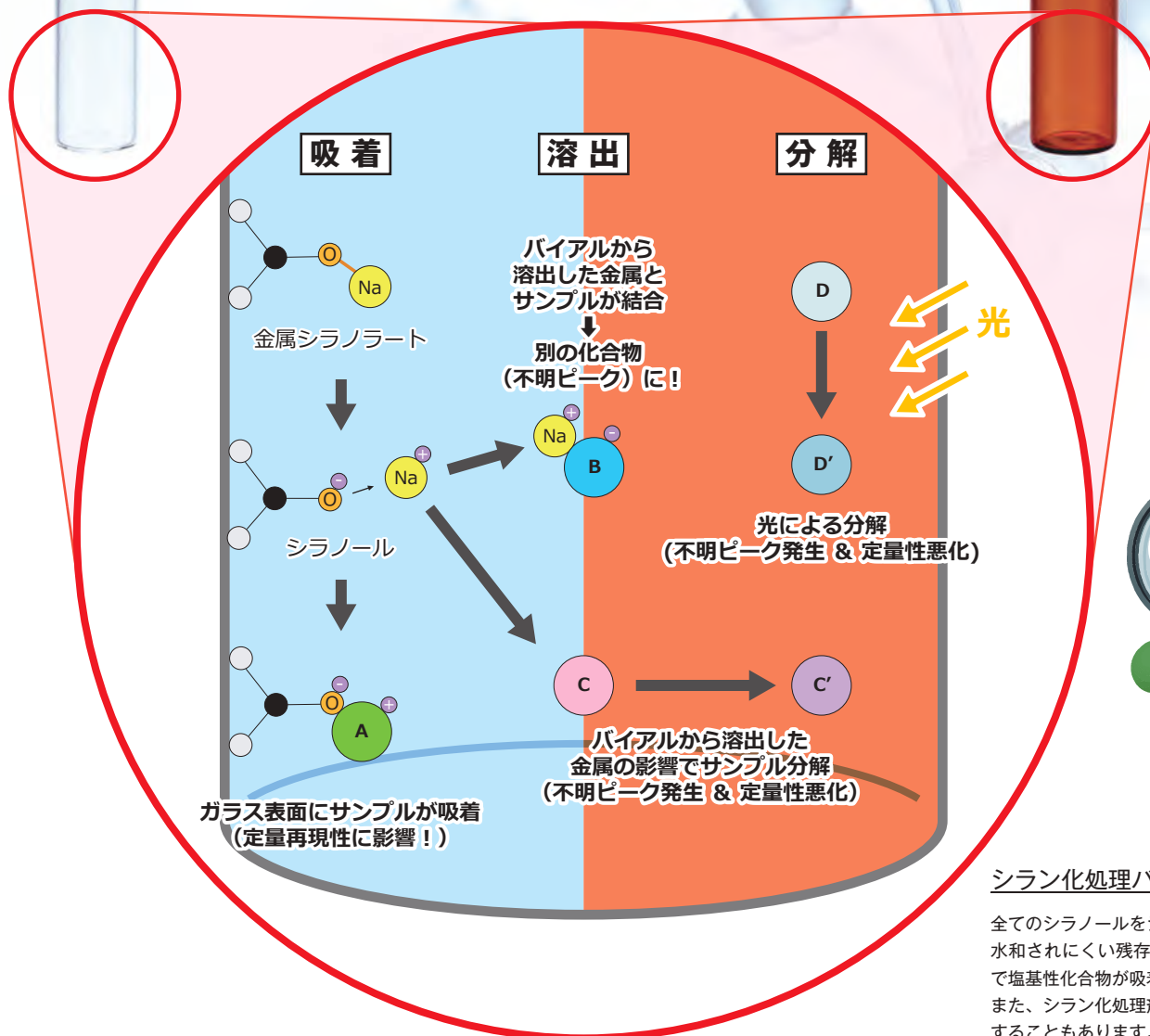

シリラン化処理バイアルでは？

全てのシラノールをシリラン化処理できないため、水和されにくい残存シラノールが発生し、一部で塩基性化合物が吸着しやすい状態となります。また、シリラン化処理剤による疎水の吸着が発生することもあります。


溶出



分解





バイアル由来の陽イオンの影響 (LC/MS)

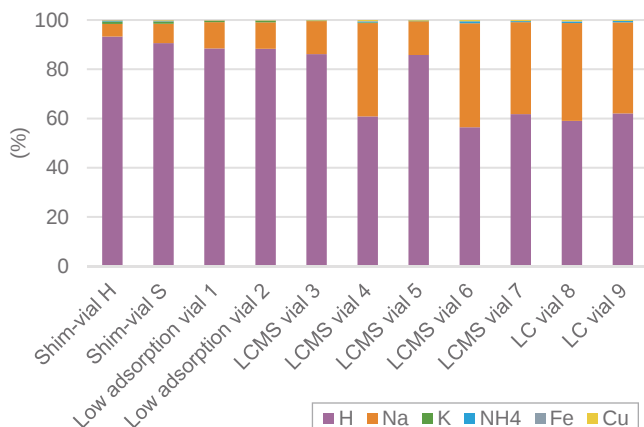

Meloxicam 付加体ごとのピーク面積値の割合 (%)

ナトリウム溶出量が多いバイアルは、対象化合物が Na 付加体として検出されることがあります。

バイアルに起因する対象化合物の分解

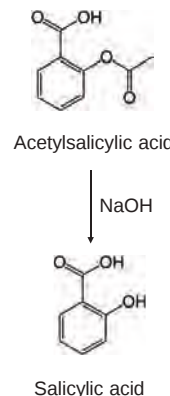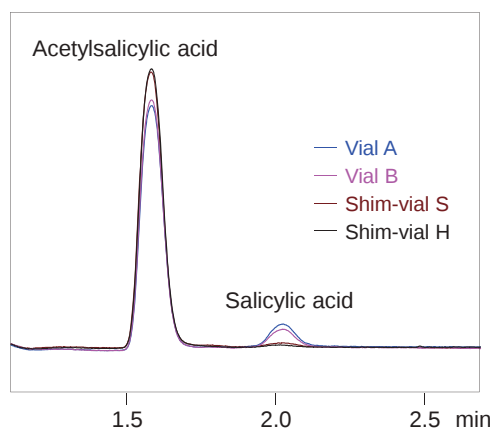

バイアル由来のアルカリがサンプル溶媒の pH を上昇させることで、エステル部の加水分解が促進され、対象化合物の定量結果に影響を及ぼすことがあります。

詳細はバイアルセミナーにてより詳しく解説いたします！ Shim-vial をお試しください！

キャンペーン対象

LC/LC-MS用高品質ガラスバイアル

Shim-vial シリーズ (品質証明書付き)

Shim-vial S glass

- ◎ ppb ~ ppm オーダーの高感度分析にも
- ◎ 島津のファーストチョイスバイアル

Shim-vial H glass

- ◎ ppt オーダーの高感度分析に (LC-MS)



バイアル・キャップセット (一部)

構成	品名	ガラス色	セプタム材質	スリット	容量	P/N	希望小売価格 (税抜)
①	Shim-vial S glass	透明	PTFE/ シリコン	なし	1.5 mL	227-34500-51	¥10,000
		褐色				227-34500-53	¥10,000
	Shim-vial H glass	透明	PTFE/ シリコン	なし	1.5 mL	227-34500-01	¥15,000
		褐色				227-34500-03	¥15,000
		透明			0.15 mL	227-34500-11	¥20,000
		褐色				227-34500-13	¥20,000

〈PFAS 分析用〉バイアルとキャップをそれぞれお買い求めください。

構成	品名	ガラス色	セプタム材質	スリット	容量	P/N	希望小売価格 (税抜)
②	Shim-vial S glass	透明	※品質証明書は付属して おりません。 ※キャップは別売です。	なし	1.5 mL	227-34500-56	¥6,500
		褐色				227-34500-57	¥6,500
	Shim-vial H glass	透明			0.15 mL	227-34500-16	¥16,500
		褐色				227-34500-17	¥16,500
		透明			1.5 mL	227-34500-06	¥11,500
		褐色				227-34500-07	¥11,500
③	Screw Cap for Shim-vial	—	PEEK/ シリコン	なし	※バイアルは別売です。	227-34500-24	¥6,500

※①バイアルとキャップのセット / ②バイアルのみ / ③キャップのみ (PFAS 分析用)

※Shim-vial PP は対象外。

今がお得!!

キャンペーン利用なら
同一 P/N5 箱同時購入ごとに

1箱進呈

5 箱ごとに 1 箱がプラスとなります。(同一 P/N)



例えば 10 箱購入の場合は、2 箱がプラスとなります。



※6 箱～9 箱の場合は 1 箱しか付きませんのでご注意ください。

■キャンペーン期間

2025 年 12 月 1 日 (月) から
2026 年 3 月 31 日 (火) まで

■キャンペーンコード

CAMP

※ご発注の際は、キャンペーンコードを
必ずご明示ください。
ご明示のない場合、キャンペーン適用
となりませんのでご注意ください。

■価格表について

キャンペーン対象製品をご確認いただけ
る価格表は島津ジーエルシーウェブサイ
ト内の本キャンペーン特設ページでダウ
ンロード可能です。
また、掲載製品の希望小売価格は予告な
く改訂することがございます。

■キャンペーンページ

こちらの二次元コードか
らキャンペーンページに
アクセス可能です。



■納期について

在庫状況や発注状況により通常よりもお
届けまでにお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。



セミナーのご参加お待ちしております!

- ・ 特定の日時での開催ではなくお客様のご都合に合わせて日時を設定いたします。お気軽にご相談ください。
- ・ オンライン (Webinar) または対面形式での実施となります。

『LC、LC/MS 分析結果の信頼性を高める バイアル選択の基礎知識』

ご参加無料 | 参加特典あり (Shim-vial にご使用いただけるクーポン)

お申込み、お問い合わせは当社 web サイトまで!

島津ジーエルシー セミナー 検索



目からウロコと大好評! まずはお問い合わせください。

お客様の声

セミナーご参加者様や、実際に
Shim-vial をご採用いただいた
お客様から反響が届いています!

セミナーを聴講してシラン化処理 (不活性化)
バイアルとの違いが分かった。「不活性化」
という言葉だけで選定できないと感じた。

セミナーに参加するまでは、サンプル分解が
バイアル内で発生し定量性への影響や不明ピーク
発生につながるとは考えてもいなかった。

Shim-vial は他社最高級グレード品と比較しても
塩基性化合物 (医薬品) の吸着性能に差がなく、
低コストで分析ができた。

サンプルの分解物と思われるピークが
バイアル内で発生していたが、抑制された。

Shim-vial を使用して、検量線が引きにくかった
農薬成分の低濃度域の検量線が引けるよう
になった。

Shim-vial を使用した結果、ヒスタミンの吸着が
抑制された。



ハイブリッド

HYBRID LC COLUMNS


LCカラム特集

物理的な強度と
高いpH耐久性を
併せ持つLCカラム



シリカ系、ポリマー系、および Shim-pack Scepter、Shim-pack NovaCore の特長

	シリカ系カラム	ポリマー系カラム	【ハイブリッドカラム】 Shim-pack Scepter Shim-pack NovaCore
物理的強度	☑	☐	☑
カラム効率	☑	☐	☑
再現性	☑	☐	☑
pH 範囲	☐ (一般的には2~7)	☑ (一般的には1~14)	☑ (1~12)
化学的不活性	☐	☑	☑

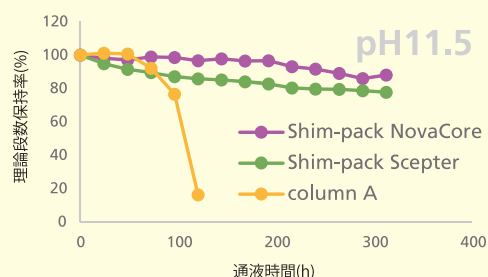

高 pH 移動相を連続して通液した際の理論段数変化

全多孔性 Shim-pack Scepter

- 【1. 高 pH 耐久性】 高い耐久性を持ち、高 pH 条件下での分析が可能。
- 【2. 多様なカラムケミストリー】 逆相 7 種、HILIC 1 種の豊富な選択肢。
- 【3. 粒子径の選択肢】 UHPLC から HPLC までシームレスなメソッド移行が可能。



製品ページ

コアシェル Shim-pack NovaCore New


- 【1. コアシェル設計】 内側が非多孔質、外側が多孔質のコアシェルカラムで、高速・高分離が実現。
- 【2. 効率的な分離】 多孔質層のみに拡散するため、短時間でシャープなピークを得ることが可能。
- 【3. コストの削減や環境負荷の軽減】 分析時間を短縮することで、移動相の消費量を削減。



製品ページ

全多孔性

化合物の通るルート

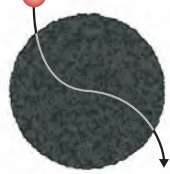


分離の場が粒子全体

強い保持力で通常の分析・分取まで

コアシェル


化合物の通るルート

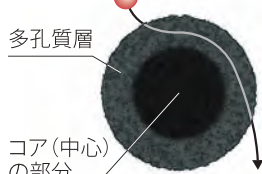

分離の場が粒子表面のみ

高速・高分離分析したい時に有効

全多孔性充填剤とコアシェル型充填剤のイメージ図

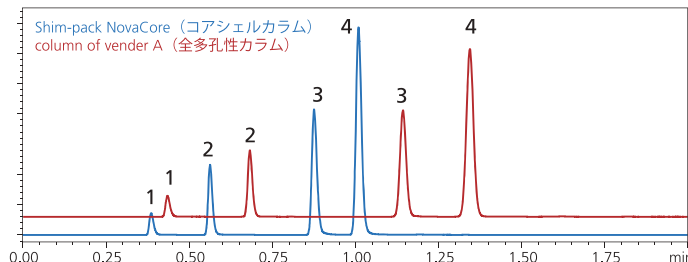

カラム : Shim-pack NovaCore C18-HB (100 mm L. × 2.1 mm I.D., 1.7 μm)
column of vender A (100 mm L. × 2.1 mm I.D., 1.7 μm)

移動相組成 : Acetonitrile/Water=70/30(v/v)

Shim-pack NovaCore (コアシェルカラム) と他社カラム (全多孔性 C18 カラム) の比較

今ならこちらのハイブリッド LCカラムがキャンペーン価格に !!

キャンペーン対象 全多孔性カラム Shim-pack Scepter

主要サイズ一例 (一部製品抜粋となります。その他のラインナップはウェブサイトでご確認いただけます)

品名	粒子径	内径	長さ	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
Shim-pack Scepter C18-120	5 μm	4.6 mm	150 mm	227-31020-05	¥63,000	¥50,400
Shim-pack Scepter Claris C18-120*	5 μm	4.6 mm	150 mm	227-31210-15	¥100,000	¥80,000
Shim-pack Scepter C18-300	5 μm	4.6 mm	150 mm	227-31203-43	¥72,000	¥57,600
Shim-pack Scepter Claris C18-300*	5 μm	4.6 mm	150 mm	227-31209-15	¥110,000	¥88,000
Shim-pack Scepter HD-C18-80	5 μm	4.6 mm	150 mm	227-31024-05	¥63,000	¥50,400
Shim-pack Scepter Claris HD-C18-80*	5 μm	4.6 mm	150 mm	227-31211-15	¥100,000	¥80,000

*Scepter Claris はバイオイナートコーティングカラムです。

※内径 4.6mm 以下の分析カラムが対象。

※分取サイズ、ガードカラム、特注カラム、Validation Kit、メソッド開発用カラムキット、他の Shim-pack シリーズは対象外。

今がお得!!

キャンペーン利用なら
対象製品が希望小売価格から

20%OFF

キャンペーン対象 コアシェルカラム Shim-pack NovaCore

主要サイズ一例 (一部製品抜粋となります。その他のラインナップはウェブサイトでご確認いただけます)

品名	粒子径	内径	長さ	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
Shim-pack NovaCore C18-HB	1.7 μm	2.1 mm	50 mm	227-32901-04	¥151,000	¥128,350
Shim-pack NovaCore C18-HB	1.7 μm	2.1 mm	100 mm	227-32901-05	¥155,000	¥131,750
Shim-pack NovaCore C18-HB	2.6 μm	3.0 mm	50 mm	227-32902-07	¥127,000	¥107,950
Shim-pack NovaCore C18-HB	2.6 μm	4.6 mm	250 mm	227-32902-14	¥213,000	¥181,050
Shim-pack NovaCore C18-HB	5.0 μm	4.6 mm	150 mm	227-32903-11	¥140,000	¥119,000

※ガードカラム、特注カラム、他の Shim-pack シリーズは対象外。

今がお得!!

キャンペーン利用なら
対象製品が希望小売価格から

15%OFF



作業環境への揮発性物質対策をされているお客様におすすめ!

キャンペーン対象 ラボセーフティグッズ 交換用 移動相エアバルブ / 廃液フィルタ

- ◎移動相用エアバルブは 6 ヶ月ごと、廃液フィルタは 3 ~ 12 ヶ月ごとの交換を推奨しています!
- ◎エアバルブ、廃液フィルタには、交換時期目安が分かる、便利なインジケータ付

キャンペーン対象一部ラインナップ

移動相用エアバルブ					
品名	交換推奨	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
交換用移動相エアバルブ	6 ヶ月毎	1	317010	¥7,200	¥5,760
		8	397008	¥50,000	¥40,000
		10	397010	¥58,000	¥46,400
		50	397050	¥250,000	¥200,000
		100	397100	¥395,000	¥316,000

廃液フィルタ						
品名	仕様	交換推奨	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
Exhaust filter S	S サイズ、インジケータ付、全長 210mm、直径 41mm	3 ヶ月毎	1	410534	¥19,000	¥15,200
			4	490335	¥59,000	¥47,200
Exhaust filter M	M サイズ、インジケータ付、全長 128mm、直径 62mm	6 ヶ月毎	1	410535	¥27,000	¥21,600
			2	490336	¥47,000	¥37,600
Exhaust filter L	L サイズ、インジケータ付、全長 180mm、直径 62.5mm	12 ヶ月毎	1	407986	¥35,000	¥28,000
			2	490986	¥50,000	¥40,000

※交換用の移動相エアバルブ・廃液フィルタ、および PFAS 分析用のキット・キャップ・エアバルブのみが対象。



今がお得!!

キャンペーン利用なら
対象製品が希望小売価格から

20%OFF

←裏返すと取付日が書けるラベルが付いています。

インジケータの代わりに取付日を
書き込めるラベルタイプもあります。



410535

PFAS 分析用は、P.6 に掲載しています。

選定にお困りなら こちらのツール!

GLC ASSIST

消耗品選定のはじめの一歩を手助けする

■キャンペーン期間

2025 年 12 月 1 日 (月) から
2026 年 3 月 31 日 (火) まで

■キャンペーンコード

CAMP

■価格表について

キャンペーン対象製品をご確認いただける価格表は島津ジーエルシー
ウェブサイト内の本キャンペーン特設ページでダウンロード可能です。
また、掲載製品の希望小売価格は予告なく改訂することがございます。

※ご注文の際は、キャンペーンコードを必ずご明示ください。
ご明示のない場合、キャンペーン適用となりませんのでご注意ください。

■キャンペーンページ

こちらの二次元コードからキャンペーン
ページにアクセス可能です。



■納期について

在庫状況や発注状況により通常よりもお届けまでに時間を
いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

PFAS分析関連製品

島津製作所発行の『Application News』に掲載中のPFAS分析関連製品をはじめ、その他関連製品もキャンペーン価格で大変お買い求めやすくなっております！

ところで、PFAS（ピーファス）とは？

PFASは有機フッ素化合物の総称です。有機化学で最も強い化学結合の一つである炭素とフッ素の結合（C-F結合）を含み、熱、油、汚れ、水への耐性を持つことから、その用途は多岐にわたります。これらの性質は製品の品質向上に役立ちますが、一方で環境への影響が問題視されています。

PFASについては、地下水や飲料水、地表水、大気、土壌、および野生生物からの検出に関する報告があります。用途が広く、分解されにくい性質のため、私たちを取り巻く環境への蓄積も指摘されています。

固相抽出（濃縮法）では直接注入法より 高感度で夾雑成分の影響も低減

Application News

トリプル四重極 LC/MS/MS を用いた
ISO 21675 に基づく工場排水中 PFAS の分析

- ◎ ISO 21675 に基づき、短鎖（C4）から長鎖（C16・C18等）まで 30 成分の PFAS を分析。
- ◎ 超純水および工場排水を用いた低濃度の添加回収試験においても、精度よく測定。
- ◎ 島津のラボサブライデータ取得！ SPE（SHIMSEN）、HPLC カラム（Shim-pack Scepter）、バイアル（Shim-vial）




◀PFAS 分析向け消耗品ページはこちらの二次元コードから（島津製作所ウェブサイト）



「Application News」は
こちらから閲覧できます。

ISO 21675 に基づき、工場排水中の PFAS 分析を行った際の前処理フロー

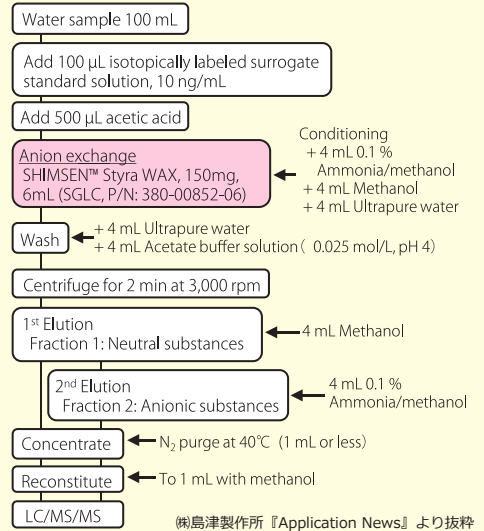

キャンペーン対象

固相抽出（SPE）

SHIMSEN Styra SPE

- ◎ 島津グループで開発、販売（海外で採用が増えています！）
- ◎ ベース充填剤は、シリカゲル、ポリマー、グラファイトカーボン
- ◎ 多様な固相ラインナップ：逆相系、順相系、イオン交換系、ミックスモード、特定アプリケーション用



キャンペーン対象一部ラインナップ

品名	充填剤量	容量	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
SHIMSEN Styra WAX	150 mg	6 mL	30	380-00852-06	¥30,000	¥22,500

※特注品、SHIMSEN Styra QuEChERS は対象外。

上記アプリ掲載品

今がお得!!

キャンペーン利用なら
対象製品が希望小売価格から

25%OFF

キャンペーン対象

ラボセーフティグッズ

〈PFAS分析用〉ラボセーフティグッズ

- ◎ **PFAS フリー**：PEEK 製で科学的安定性と耐久性を確保
- ◎ 導入に便利なスターターキットを用意
- ◎ 交換用エアバルブや各フィッティングも



キャンペーン対象一部ラインナップ

スターターキット（ネジ口規格：GL45）					
キット構成	付属品	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）	
・セーフティキャップ IV（PFAS-Analytic）× 4（407410） ・移動相エアバルブ（PFAS-Analytic）× 4（417010）	1.6 mm 外径コネクタ × 16 2.3 mm 外径コネクタ × 16 3.2 mm 外径コネクタ × 16 密栓 × 12	499203	¥109,000	¥87,200	

セーフティキャップ（ネジ口規格：GL45）						
品名	チューブ コネクタ外径	チューブ コネクタ口数	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
セーフティキャップ IV (PFAS-Analytic)	1.6 mm ～ 3.2 mm	4	1	407410	¥30,000	¥24,000

移動相用エアバルブ					
品名	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）	
交換用移動相エアバルブ（PFAS-Analytic）	1	417010	¥8,200	¥6,560	

※交換用の移動相エアバルブ・廃液フィルタ、および PFAS 分析用のキット・キャップ・エアバルブのみが対象。

今がお得!!

キャンペーン利用なら
対象製品が希望小売価格から

20%OFF



■キャンペーン期間

2025 年 12 月 1 日（月）から
2026 年 3 月 31 日（火）まで

■キャンペーンコード

CAMP

※ご発注の際は、キャンペーンコードを必ずご明示ください。
ご明示のない場合、キャンペーン適用となりませんのでご注意ください。

■価格表について

キャンペーン対象製品をご確認いただける価格表は島津ジーエルシーウェブサイト内の本キャンペーン特設ページでダウンロード可能です。
また、掲載製品の希望小売価格は予告なく改訂することがございます。

■キャンペーンページ

こちらの二次元コードから
キャンペーンページに
アクセス可能です。



■納期について

在庫状況や発注状況により通常よりもお届けまでにお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

その他のキャンペーン対象ラインナップ

キャンペーン対象

PP 製バイアル

イオンクロマトグラフ用 PP 製バイアル

◎PP バイアルとセプタム付きキャップがセット

バイアル材質	キャップ色	セプタム材質	容量	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)
透明ポリプロピレン	青	白色シリコン / 青色 PTFE (スリット有り)	1.5 mL	100	GLC-IVS-100	¥13,500



今がお得!!

キャンペーン利用なら
同一 P/N10箱同時購入ごとに

1箱進呈

キャンペーン対象

GC キャピラリカラム

007 シリーズ (Quadrex 社製)

◎膜厚の厚いカラムもラインナップ

◎無極性～中極性～強極性の幅広い液相をラインナップ

0.05 ～ 8.0 μm。

内径 0.53 mm の無極性カラムでは最大 18.0 μm !

液相	長さ	内径	膜厚	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
007-1	25 m	0.53 mm	3.0 μm	007-1-25V-3.0F	¥150,000	¥112,500
			5.0 μm	007-1-25V-5.0F	¥150,000	¥112,500
			10.0 μm	007-1-25V-10.0F	¥280,000	¥210,000
			15.0 μm	007-1-25V-15.0F	¥290,000	¥217,500
			18.0 μm	007-1-25V-18.0F	¥290,000	¥217,500
007-5	25 m	0.53 mm	5.0 μm	007-5-25V-5.0F	¥130,000	¥97,500
			5.0 μm	007-5-25V-5.0F	¥150,000	¥112,500
			10.0 μm	007-5-25V-10.0F	¥280,000	¥210,000
	60 m	0.53 mm	5.0 μm	007-5-60V-5.0F	¥240,000	¥180,000
			3.0 μm	007-CW-25V-3.0F	¥170,000	¥127,500
007-CW	25 m	0.53 mm	3.0 μm	007-CW-25V-3.0F	¥170,000	¥127,500
			3.0 μm	007-CW-60V-3.0F	¥270,000	¥202,500
	60 m	0.53 mm	5.0 μm	007-CW-60V-5.0F	¥310,000	¥232,500

※特注カラム、SH シリーズは対象外。

今がお得!!

キャンペーン利用なら
対象製品が希望小売価格から

25%OFF



島津製品のご紹介

島津製作所の GC キャピラリカラム

『SH シリーズ』

◎幅広い液相の他、PLOT カラムや
金属カラムもラインナップ

◎高い不活性度、小さいロット間差

製品に関する詳細は当社営業担当まで
お気軽にお問い合わせください!

キャンペーン対象外



キャンペーン対象

ヘッドスペース便利グッズ

電動バイアルクリンパ・デキャッパ

◎サンプル数の多い分析でも、作業の安全性・均一性・効率アップ!

◎クリンパ・デキャッパ時のバイアル破損リスクが低減!

◎ボタン一つで簡単操作!

品名	仕様	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
充電式オートクリンパ (20 mm 用)	本体・先端パーツ一体型、コード付き AC アダプター (変換プラグ付き)	1	227-35500-02	¥145,000	¥116,000
充電式オートデキャッパ (20 mm 用)	本体・先端パーツ一体型、コード付き AC アダプター (変換プラグ付き)	1	227-35501-02	¥145,000	¥116,000
クリンパ・デキャッパ用スタンド	マニュアル対応のクリンパ・デキャッパでも使用可能です。	1	227-35508-01	¥12,000	¥9,600
バイアルラック	ヘッドスペースバイアル用アクリルラック (25 本収納)	1	227-34157-01	¥19,800	¥15,840

今がお得!!

キャンペーン利用なら
対象製品が希望小売価格から

20%OFF

※20mm 用の電動クリンパ・デキャッパ、スタンド、バイアルラックが対象。
※11mm 用、ハイパワータイプ、マニュアルタイプは対象外。

マニュアルタイプと比較して、
クリンパ作業は、約 30% の時間短縮に!
デキャッパ作業は、約 40% (当社調べ)



キャンペーン対象

GC 用フローメーター

GFM-2100

◎持ち運びに便利なハンディタイプ!

◎1,200mL/min までの高流量に対応!

◎校正作業はすべて国家または国際標準にトレーサブルな標準器を用いて実施!

品名	仕様	入数	P/N	希望小売価格 (税抜)	キャンペーン価格 (税抜)
GLC フローメーター GFM-2100	単 3 アルカリ電池 2 本、取扱説明書 1 部、校正証明書 1 部	1	GFM-2100	¥150,000	¥120,000

※再校正、修理は対象外。

今がお得!!

キャンペーン利用なら
対象製品が希望小売価格から

20%OFF



■キャンペーン期間

2025 年 12 月 1 日 (月) から
2026 年 3 月 31 日 (火) まで

■価格表について

キャンペーン対象製品がご確認いただける価格表は
島津ジーエルシーウェブサイト内の本キャンペーン
特設ページでダウンロード可能です。
また、掲載製品の希望小売価格は予告なく改訂する
場合がございます。

■キャンペーンページ

こちらの二次元コードからキャンペーン
ページにアクセス可能です。



■キャンペーンコード

CAMP

※ご発注の際は、キャンペーンコードを必ずご明示ください。
ご明示のない場合、キャンペーン適用となりませんのでご注意ください。

■納期について

在庫状況や発注状況により通常よりもお届けまでにお時間を
いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。



移動相クリーニング機能付きサククションフィルタ

GLC Suction Filter 3

◎外径 1/8 inch チューブに対応し、接続可能な装置が増えました！

LC装置の最上流で 不純物を除去！

製品 紹介

3.0 mm

New 1/8 inch




P/N: 370-02020-01



P/N: 370-02020-11

【おすすめポイント】

ガラス製のサククションフィルタで割れてしまった経験はございませんか？
GLC Suction Filter 3はフィルタ部分がSUS製なので安心してご使用いただけます！

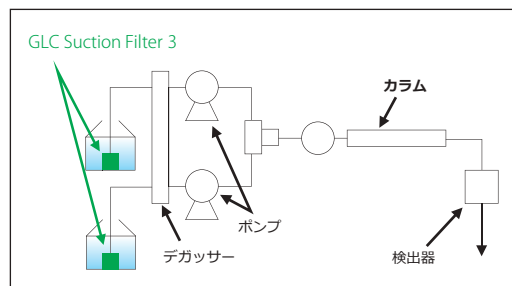

取付位置

新製品のお試しキャンペーン実施中

1/8 inch チューブ外径用 GLC Suction Filter 3 が 2026 年 3 月末まで
50%OFF でお試しください！

■キャンペーンコード **25TRYB**

※3mm チューブ用は対象外。
詳細はお問い合わせください。



ご使用の装置のサククションチューブ外径をご確認ください！

接続チューブ外径	充填剤	内容積	入数	P/N	希望小売価格（税抜）	キャンペーン価格（税抜）
1/8 inch	球状活性炭	0.7 mL	1	370-02020-11	¥16,000	¥8,000
3 mm				370-02020-01	¥16,000	対象外

※掲載製品の希望小売価格は予告なく改訂することがあります。

大反響！ゴーストピークにお悩みの方必見！

おかげさまで、本セミナーには大変多くのお客様からお申込みをいただいております。大きな反響を頂戴しております。
セミナーに関してご不明点やご相談などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。皆様のご参加を心よりお待ちしております！



セミナーのご参加お待ちしております！

- ・ 特定の日時での開催ではなくお客様のご都合に合わせて日時を設定いたします。お気軽にご相談ください。
- ・ オンライン（Webinar）または現地で動画上映方式（スピーカーとプロジェクターをご用意いただきます）での実施となります。

お申込み、お問い合わせは当社 web サイトまで！



『ゴーストピーク対策向け おすすめラボサプライ(消耗品)のご紹介』

ご参加無料 | 参加特典あり（GLC Suction Filter 3、ゴーストラップ DS などにご使用いただけるクーポン）

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。
掲載価格は 2025 年 11 月発行時点のものです。

販売元

株式会社 島津ジーエルシー

島津ジーエルシー

検索

<https://solutions.shimadzu.co.jp/glc/>

販売店

担当

※本資料は作成時の情報に基づいて作成されており、予告なく改訂することがあります。