


## 概要


Kinetexシリーズは、Phenomenex（フェノメネクス）社製のコアシェルタイプのHPLCカラムシリーズです。Kinetex コアシェルカラムは1.9  $\mu\text{m}$  のソリッドコアに0.35  $\mu\text{m}$  の多孔性膜を結合しています。粒子径としては2.6  $\mu\text{m}$  ですが、0.35  $\mu\text{m}$  の多孔性膜上のみで物質移動が起こりますので、分析対象物がより速く充てん剤を通過し拡散を抑制できます。また、粒度分布も狭い（ $d_{90}/10=1.12$ ）のでカラム内拡散の影響も小さくなり、検出感度が向上します。

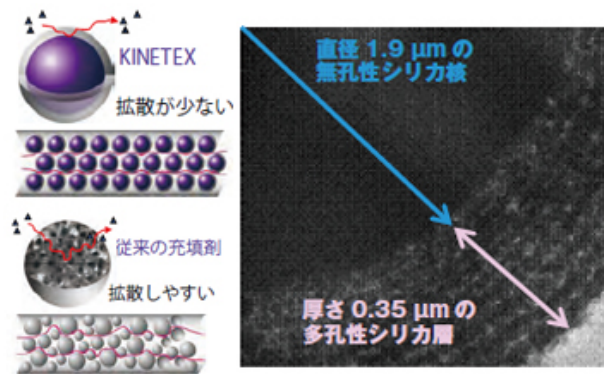

固定相	特長	固定相	特長
PS C18	極性・非極性化合物の分離を向上するミックスモード系コアシェルカラム	Polar C18	充てん剤表面の極性修飾により、100%水系移動相でも使用可能
EVO C18	アルカリ性移動相条件を用いる逆相分析メソッドに有効	XB-C18	酸性および中性移動相条件において塩基性化合物のピーク形状を改善
C18	バランスの良いハイパフォーマンスC18 (ODS) カラム	C8	USP L7メソッドの高分離化と高速化に有効
Biphenyl	極性および芳香族化合物の保持と分離に優れたビフェニルカラム	Phenyl-Hexyl	芳香族炭化水素の保持と分離に有効です
F5	優れた再現性を有するペンタフルオロフェニルプロピル基カラム	HILIC	高極性化合物の保持と分離が向上します
PAH	多環芳香族炭化水素分析用のポリメリックC18系コアシェルカラム		

## 特長

## 固定相ラインナップ

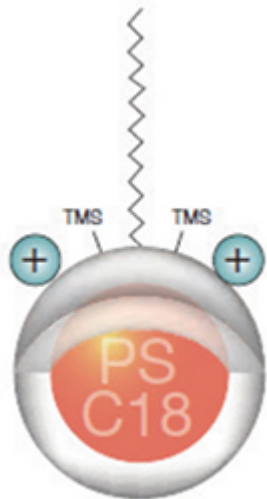
**Kinetex PS C18**

充填剤表面に正電荷をもつ官能基が修飾された C18 カラム。

特有の選択性と塩基性化合物のピーク形状を改善するのが特徴であり、100%水系移動相でも使用可能です。

使用 pH 範囲	1.5 ~ 8.5*
粒子径	2.6 $\mu\text{m}$

\* グラジエント条件下での使用可能 pH 範囲です。  
イソクラティック条件の場合は pH 1.5 ~ 10 です。

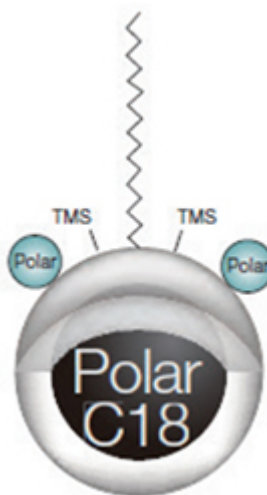
**Kinetex Polar C18**

充填剤表面が極性修飾された C18 カラム。

極性および非極性化合物に対して良好な保持力を提供し、100% 水系移動相でも使用可能です。

使用 pH 範囲	1.5 ~ 8.5*
粒子径	2.6 $\mu\text{m}$

\* グラジエント条件下での使用可能 pH 範囲です。  
イソクラティック条件の場合は pH 1.5 ~ 10 です。

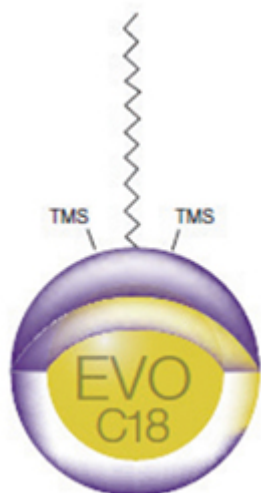


### Kinetex EVO C18

アルカリ性移動相条件を用いる逆相分析メソッドに最適な C18 カラム。

極性塩基性化合物のピーク形状を改善します。

使用 pH 範囲	1 ~ 12
粒子径	5 μm, 2.6 μm, 1.7 μm

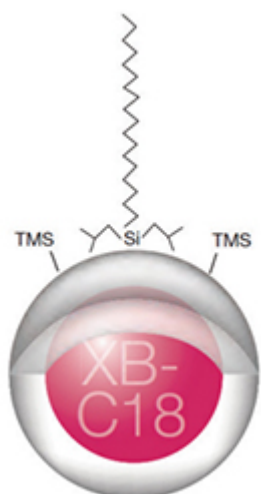


### Kinetex XB-C18

イソブチル基を導入した C18 カラム。

酸性および中性移動相条件において塩基性化合物のピーク形状を改善します。

使用 pH 範囲	1.5 ~ 8.5*
粒子径	5 μm, 3.5 μm, 2.6 μm, 1.7 μm

\* グラジエント条件下での使用可能 pH 範囲です。  
イソクラティック条件の場合は pH 1.5 ~ 10 です。

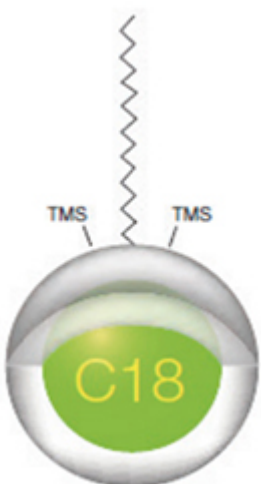


### Kinetex C18

バランスの良いハイパフォーマンス C18 (ODS) カラム。

コアシェルカラムの先駆けであり、万能性に優れています。

使用 pH 範囲	1.5 ~ 8.5*
粒子径	5 μm, 2.6 μm, 1.7 μm, 1.3 μm

\* グラジエント条件下での使用可能 pH 範囲です。  
イソクラティック条件の場合は pH 1.5 ~ 10 です。

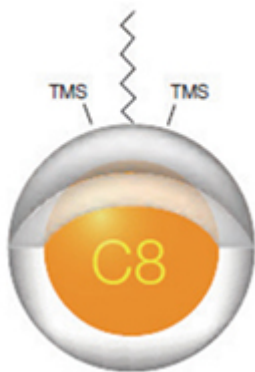


### Kinetex C8

適度な保持力と、C18 とは異なる選択性を有する C8 カラム。

USP L7 メソッドの高分離化と高速化に有効です。

使用 pH 範囲	1.5 ~ 8.5*
粒子径	5 $\mu\text{m}$ , 2.6 $\mu\text{m}$ , 1.7 $\mu\text{m}$

\* グラジエント条件下での使用可能 pH 範囲です。  
イソクラティック条件の場合は pH 1.5 ~ 10 です。

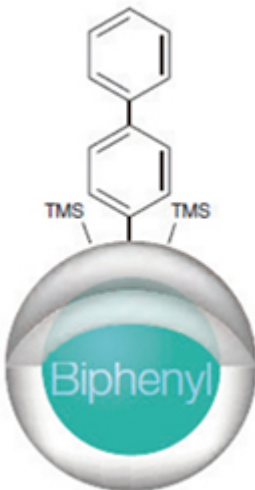


### Kinetex Biphenyl

極性および芳香族化合物に対して優れた保持と分離を提供するビフェニルカラム。

100% 水系移動相でも使用可能です。

使用 pH 範囲	1.5 ~ 8.5*
粒子径	5 $\mu\text{m}$ , 2.6 $\mu\text{m}$ , 1.7 $\mu\text{m}$

\* グラジエント条件下での使用可能 pH 範囲です。  
イソクラティック条件の場合は pH 1.5 ~ 10 です。

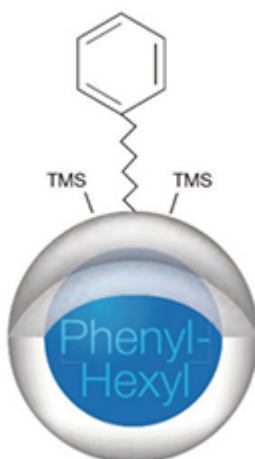


### Kinetex Phenyl-Hexyl

逆相分析用のフェニルヘキシル (C6-Phenyl) カラム。

芳香族炭化水素の保持と分離に有効です。

使用 pH 範囲	1.5 ~ 8.5*
粒子径	5 $\mu\text{m}$ , 2.6 $\mu\text{m}$ , 1.7 $\mu\text{m}$

\* グラジエント条件下での使用可能 pH 範囲です。  
イソクラティック条件の場合は pH 1.5 ~ 10 です。

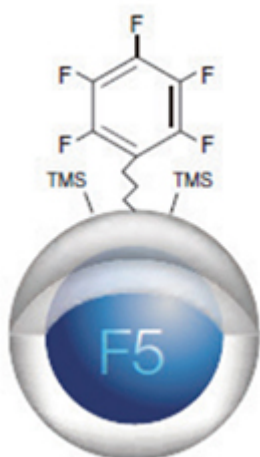


### Kinetex F5

優れた再現性を有するペンタフルオロフェニルプロピル基カラム。

極性、疎水性、芳香族性、そして立体構造が異なる化合物に対してユニークな選択性を発揮します。

使用 pH 範囲	1.5 ~ 8.5
粒子径	5 μm, 2.6 μm, 1.7 μm

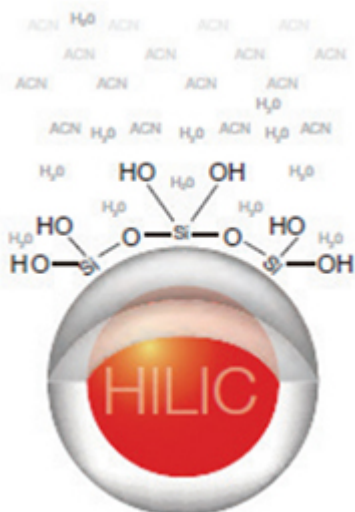


### Kinetex HILIC

HILIC モード用の無修飾シリカカラム。

高極性化合物の保持と分離が向上します。

使用 pH 範囲	2.0 ~ 7.5
粒子径	5 μm, 2.6 μm, 1.7 μm

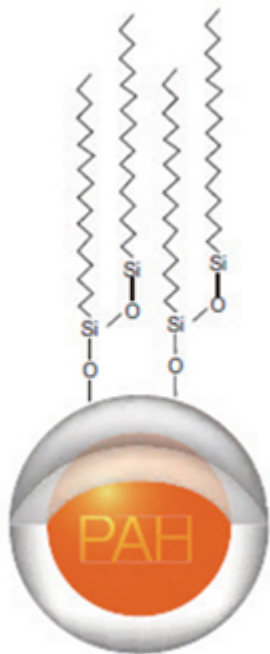**Kinetex PAH**

多環芳香族炭化水素（PAH）分析用の、革新的なポリメリック C18 系コアシェルカラム。

使用 pH 範囲	1.5 ~ 8.5*
粒子径	3.5 $\mu\text{m}$

\* グラジエント条件下での使用可能 pH 範囲です。  
イソクラティック条件の場合は pH 1.5 ~ 10 です。

## 価格表

## Kinetex

## Kinetex F5

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
00B-4722-AN	Kinetex F5	1.7 $\mu$ m	2.1mm	50mm	¥169,900
00D-4722-AN	Kinetex F5	1.7 $\mu$ m	2.1mm	100mm	¥174,200
00F-4722-AN	Kinetex F5	1.7 $\mu$ m	2.1mm	150mm	¥184,400
00B-4723-AF	Kinetex F5	2.6 $\mu$ m	0.5mm	50mm	¥143,600
00A-4723-AN	Kinetex F5	2.6 $\mu$ m	2.1mm	30mm	¥131,500
00B-4723-AN	Kinetex F5	2.6 $\mu$ m	2.1mm	50mm	¥143,600
00D-4723-AN	Kinetex F5	2.6 $\mu$ m	2.1mm	100mm	¥157,600
00F-4723-AN	Kinetex F5	2.6 $\mu$ m	2.1mm	150mm	¥167,700
00B-4723-Y0	Kinetex F5	2.6 $\mu$ m	3.0mm	50mm	¥143,600
00D-4723-Y0	Kinetex F5	2.6 $\mu$ m	3.0mm	100mm	¥157,600
00F-4723-Y0	Kinetex F5	2.6 $\mu$ m	3.0mm	150mm	¥167,700
00B-4723-E0	Kinetex F5	2.6 $\mu$ m	4.6mm	50mm	¥143,600
00D-4723-E0	Kinetex F5	2.6 $\mu$ m	4.6mm	100mm	¥157,600
00F-4723-E0	Kinetex F5	2.6 $\mu$ m	4.6mm	150mm	¥167,700
00B-4724-AN	Kinetex F5	5.0 $\mu$ m	2.1mm	50mm	¥103,700
00D-4724-AN	Kinetex F5	5.0 $\mu$ m	2.1mm	100mm	¥132,300
00F-4724-AN	Kinetex F5	5.0 $\mu$ m	2.1mm	150mm	¥148,600
00B-4724-Y0	Kinetex F5	5.0 $\mu$ m	3.0mm	50mm	¥127,100
00D-4724-Y0	Kinetex F5	5.0 $\mu$ m	3.0mm	100mm	¥132,300
00F-4724-Y0	Kinetex F5	5.0 $\mu$ m	3.0mm	150mm	¥148,600
00B-4724-E0	Kinetex F5	5.0 $\mu$ m	4.6mm	50mm	¥103,700
00D-4724-E0	Kinetex F5	5.0 $\mu$ m	4.6mm	100mm	¥132,300
00F-4724-E0	Kinetex F5	5.0 $\mu$ m	4.6mm	150mm	¥148,600
00G-4724-E0	Kinetex F5	5.0 $\mu$ m	4.6mm	250mm	¥154,900
00G-4724-N0	Kinetex F5	5.0 $\mu$ m	10.0mm	250mm	¥391,200

## Kinetex PFP

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
00A-4476-AN	Kinetex PFP	1.7 $\mu$ m	2.1mm	30mm	¥165,700
00B-4476-AN	Kinetex PFP	1.7 $\mu$ m	2.1mm	50mm	¥167,900
00D-4476-AN	Kinetex PFP	1.7 $\mu$ m	2.1mm	100mm	¥171,900
00F-4476-AN	Kinetex PFP	1.7 $\mu$ m	2.1mm	150mm	¥182,600
00B-4476-Y0	Kinetex PFP	1.7 $\mu$ m	3.0mm	50mm	¥167,900
00D-4476-Y0	Kinetex PFP	1.7 $\mu$ m	3.0mm	100mm	¥171,900
00B-4477-AN	Kinetex PFP	2.6 $\mu$ m	2.1mm	50mm	¥142,700
00C-4477-AN	Kinetex PFP	2.6 $\mu$ m	2.1mm	75mm	¥150,600
00D-4477-AN	Kinetex PFP	2.6 $\mu$ m	2.1mm	100mm	¥155,800
00F-4477-AN	Kinetex PFP	2.6 $\mu$ m	2.1mm	150mm	¥165,600
00B-4477-Y0	Kinetex PFP	2.6 $\mu$ m	3.0mm	50mm	¥142,700
00C-4477-Y0	Kinetex PFP	2.6 $\mu$ m	3.0mm	75mm	¥84,000
00D-4477-Y0	Kinetex PFP	2.6 $\mu$ m	3.0mm	100mm	¥155,800
00F-4477-Y0	Kinetex PFP	2.6 $\mu$ m	3.0mm	150mm	¥165,600
00B-4477-E0	Kinetex PFP	2.6 $\mu$ m	4.6mm	50mm	¥142,700
00C-4477-E0	Kinetex PFP	2.6 $\mu$ m	4.6mm	75mm	¥150,600
00D-4477-E0	Kinetex PFP	2.6 $\mu$ m	4.6mm	100mm	¥155,800
00F-4477-E0	Kinetex PFP	2.6 $\mu$ m	4.6mm	150mm	¥165,600
00B-4602-AN	Kinetex PFP	5.0 $\mu$ m	2.1mm	50mm	¥103,500
00D-4602-E0	Kinetex PFP	5.0 $\mu$ m	2.1mm	100mm	¥131,500
00B-4602-E0	Kinetex PFP	5.0 $\mu$ m	4.6mm	50mm	¥103,500
00G-4602-E0	Kinetex PFP	5.0 $\mu$ m	4.6mm	250mm	¥153,900
00F-4602-E0	Kinetex PFP	5.0 $\mu$ m	4.6mm	150mm	¥147,600
00D-4602-P0-AX	Kinetex PFP AXIA	5.0 $\mu$ m	21.2mm	100mm	¥635,000

## Kinetex Phenyl-Hexyl

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
-----	-----------	-----	----	----	-----



## Kinetex

## Phenomenex

00B-4500-AN	Kinetex Phenyl-Hexyl	1.7µm	2.1mm	50mm	¥169,900
00D-4500-AN	Kinetex Phenyl-Hexyl	1.7µm	2.1mm	100mm	¥174,200
00F-4500-AN	Kinetex Phenyl-Hexyl	1.7µm	2.1mm	150mm	¥184,400
00D-4500-Y0	Kinetex Phenyl-Hexyl	1.7µm	3.0mm	100mm	¥174,200
00A-4495-AN	Kinetex Phenyl-Hexyl	2.6µm	2.1mm	30mm	¥131,500
00B-4495-AN	Kinetex Phenyl-Hexyl	2.6µm	2.1mm	50mm	¥143,600
00C-4495-AN	Kinetex Phenyl-Hexyl	2.6µm	2.1mm	75mm	¥152,800
00D-4495-AN	Kinetex Phenyl-Hexyl	2.6µm	2.1mm	100mm	¥157,600
00F-4495-AN	Kinetex Phenyl-Hexyl	2.6µm	2.1mm	150mm	¥167,700
00B-4495-Y0	Kinetex Phenyl-Hexyl	2.6µm	3.0mm	50mm	¥143,600
00D-4495-Y0	Kinetex Phenyl-Hexyl	2.6µm	3.0mm	100mm	¥157,600
00F-4495-Y0	Kinetex Phenyl-Hexyl	2.6µm	3.0mm	150mm	¥167,700
00B-4495-E0	Kinetex Phenyl-Hexyl	2.6µm	4.6mm	50mm	¥143,600
00C-4495-E0	Kinetex Phenyl-Hexyl	2.6µm	4.6mm	75mm	¥152,800
00D-4495-E0	Kinetex Phenyl-Hexyl	2.6µm	4.6mm	100mm	¥157,600
00F-4495-E0	Kinetex Phenyl-Hexyl	2.6µm	4.6mm	150mm	¥167,700
00B-4603-AN	Kinetex Phenyl-Hexyl	5.0µm	2.1mm	50mm	¥103,700
00B-4603-Y0	Kinetex Phenyl-Hexyl	5.0µm	3.0mm	50mm	¥103,700
00D-4603-Y0	Kinetex Phenyl-Hexyl	5.0µm	3.0mm	100mm	¥132,300
00D-4603-E0	Kinetex Phenyl-Hexyl	5.0µm	4.6mm	100mm	¥132,300
00F-4603-E0	Kinetex Phenyl-Hexyl	5.0µm	4.6mm	150mm	¥148,600
00G-4603-E0	Kinetex Phenyl-Hexyl	5.0µm	4.6mm	250mm	¥154,900

## Kinetex XB-C18

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
00A-4498-AN	Kinetex XB-C18	1.7µm	2.1mm	30mm	¥167,900
00B-4498-AN	Kinetex XB-C18	1.7µm	2.1mm	50mm	¥169,900
00D-4498-AN	Kinetex XB-C18	1.7µm	2.1mm	100mm	¥174,200
00F-4498-AN	Kinetex XB-C18	1.7µm	2.1mm	150mm	¥184,400
00A-4498-Y0	Kinetex XB-C18	1.7µm	3.0mm	30mm	¥167,900

このPDFに記載されている情報は予告なく変更されることがあります

## Kinetex

## Phenomenex

00B-4498-Y0	Kinetex XB-C18	1.7µm	3.0mm	50mm	¥169,900
00D-4498-Y0	Kinetex XB-C18	1.7µm	3.0mm	100mm	¥174,200
00B-4496-AC	Kinetex XB-C18	2.6µm	0.3mm	50mm	¥143,600
00D-4496-AC	Kinetex XB-C18	2.6µm	0.3mm	100mm	¥158,500
00F-4496-AC	Kinetex XB-C18	2.6µm	0.3mm	150mm	¥177,600
00B-4496-AF	Kinetex XB-C18	2.6µm	0.5mm	50mm	¥143,600
00D-4496-AF	Kinetex XB-C18	2.6µm	0.5mm	100mm	¥159,100
00B-4496-A0	Kinetex XB-C18	2.6µm	1.0mm	50mm	¥143,600
00D-4496-A0	Kinetex XB-C18	2.6µm	1.0mm	100mm	¥157,600
00F-4496-A0	Kinetex XB-C18	2.6µm	1.0mm	150mm	¥167,700
00A-4496-AN	Kinetex XB-C18	2.6µm	2.1mm	30mm	¥131,500
00B-4496-AN	Kinetex XB-C18	2.6µm	2.1mm	50mm	¥143,600
00C-4496-AN	Kinetex XB-C18	2.6µm	2.1mm	75mm	¥152,800
00D-4496-AN	Kinetex XB-C18	2.6µm	2.1mm	100mm	¥157,600
00F-4496-AN	Kinetex XB-C18	2.6µm	2.1mm	150mm	¥167,700
00A-4496-Y0	Kinetex XB-C18	2.6µm	3.0mm	30mm	¥131,500
00B-4496-Y0	Kinetex XB-C18	2.6µm	3.0mm	50mm	¥143,600
00C-4496-Y0	Kinetex XB-C18	2.6µm	3.0mm	75mm	¥152,800
00D-4496-Y0	Kinetex XB-C18	2.6µm	3.0mm	100mm	¥157,600
00F-4496-Y0	Kinetex XB-C18	2.6µm	3.0mm	150mm	¥167,700
00B-4496-E0	Kinetex XB-C18	2.6µm	4.6mm	50mm	¥143,600
00C-4496-E0	Kinetex XB-C18	2.6µm	4.6mm	75mm	¥152,800
00D-4496-E0	Kinetex XB-C18	2.6µm	4.6mm	100mm	¥157,600
00F-4496-E0	Kinetex XB-C18	2.6µm	4.6mm	150mm	¥167,700
00D-4744-E0	Kinetex XB-C18	3.5µm	4.6mm	100mm	¥144,900

このPDFに記載されている情報は予告なく変更されることがあります

## Kinetex

## Phenomenex

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
00F-4744-E0	Kinetex XB-C18	3.5µm	4.6mm	150mm	¥159,100
00A-4605-AN	Kinetex XB-C18	5.0µm	2.1mm	30mm	¥97,500
00B-4605-AN	Kinetex XB-C18	5.0µm	2.1mm	50mm	¥103,700
00D-4605-AN	Kinetex XB-C18	5.0µm	2.1mm	100mm	¥132,300
00B-4605-Y0	Kinetex XB-C18	5.0µm	3.0mm	50mm	¥103,700
00D-4605-Y0	Kinetex XB-C18	5.0µm	3.0mm	100mm	¥132,300
00F-4605-Y0	Kinetex XB-C18	5.0µm	3.0mm	150mm	¥148,600
00B-4605-E0	Kinetex XB-C18	5.0µm	4.6mm	50mm	¥103,700
00D-4605-E0	Kinetex XB-C18	5.0µm	4.6mm	100mm	¥132,300
00F-4605-E0	Kinetex XB-C18	5.0µm	4.6mm	150mm	¥148,600
00G-4605-E0	Kinetex XB-C18	5.0µm	4.6mm	250mm	¥154,900
00F-4605-N0	Kinetex XB-C18	5.0µm	10.0mm	150mm	¥322,300
00D-4605-P0-AX	Kinetex XB-C18 AXIA	5.0µm	21.2mm	100mm	¥635,000

## Kinetex C8

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
00A-4499-AN	Kinetex C8	1.7µm	2.1mm	30mm	¥167,900
00B-4499-AN	Kinetex C8	1.7µm	2.1mm	50mm	¥169,900
00D-4499-AN	Kinetex C8	1.7µm	2.1mm	100mm	¥174,200
00F-4499-AN	Kinetex C8	1.7µm	2.1mm	150mm	¥184,400
00A-4499-Y0	Kinetex C8	1.7µm	3.0mm	30mm	¥167,900
00B-4499-Y0	Kinetex C8	1.7µm	3.0mm	50mm	¥169,900
00D-4499-Y0	Kinetex C8	1.7µm	3.0mm	100mm	¥174,200
00A-4497-AN	Kinetex C8	2.6µm	2.1mm	30mm	¥131,500
00B-4497-AN	Kinetex C8	2.6µm	2.1mm	50mm	¥143,600
00C-4497-AN	Kinetex C8	2.6µm	2.1mm	75mm	¥152,800
00D-4497-AN	Kinetex C8	2.6µm	2.1mm	100mm	¥157,600
00F-4497-AN	Kinetex C8	2.6µm	2.1mm	150mm	¥167,700
00A-4497-Y0	Kinetex C8	2.6µm	3.0mm	30mm	¥131,500

このPDFに記載されている情報は予告なく変更されることがあります

## Kinetex

## Phenomenex

00B-4497-Y0	Kinetex C8	2.6µm	3.0mm	50mm	¥143,600
00C-4497-Y0	Kinetex C8	2.6µm	3.0mm	75mm	¥152,800
00D-4497-Y0	Kinetex C8	2.6µm	3.0mm	100mm	¥157,600
00F-4497-Y0	Kinetex C8	2.6µm	3.0mm	150mm	¥167,700
00B-4497-E0	Kinetex C8	2.6µm	4.6mm	50mm	¥143,600
00C-4497-E0	Kinetex C8	2.6µm	4.6mm	75mm	¥152,800
00D-4497-E0	Kinetex C8	2.6µm	4.6mm	100mm	¥157,600
00F-4497-E0	Kinetex C8	2.6µm	4.6mm	150mm	¥167,700
00B-4608-AN	Kinetex C8	5.0µm	2.1mm	50mm	¥103,700
00D-4608-AN	Kinetex C8	5.0µm	2.1mm	100mm	¥132,300
00B-4608-Y0	Kinetex C8	5.0µm	3.0mm	50mm	¥103,700
00D-4608-Y0	Kinetex C8	5.0µm	3.0mm	100mm	¥132,300
00B-4608-E0	Kinetex C8	5.0µm	4.6mm	50mm	¥103,700
00D-4608-E0	Kinetex C8	5.0µm	4.6mm	100mm	¥132,300
00F-4608-E0	Kinetex C8	5.0µm	4.6mm	150mm	¥148,600
00G-4608-E0	Kinetex C8	5.0µm	4.6mm	250mm	¥154,900

## Kinetex HILIC

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
00A-4474-AN	Kinetex HILIC	1.7µm	2.1mm	30mm	¥167,900
00B-4474-AN	Kinetex HILIC	1.7µm	2.1mm	50mm	¥169,900
00D-4474-AN	Kinetex HILIC	1.7µm	2.1mm	100mm	¥174,200
00B-4474-Y0	Kinetex HILIC	1.7µm	3.0mm	50mm	¥169,900
00A-4461-AN	Kinetex HILIC	2.6µm	2.1mm	30mm	¥131,500
00B-4461-AN	Kinetex HILIC	2.6µm	2.1mm	50mm	¥143,600
00C-4461-AN	Kinetex HILIC	2.6µm	2.1mm	75mm	¥152,800
00D-4461-AN	Kinetex HILIC	2.6µm	2.1mm	100mm	¥157,600
00F-4461-AN	Kinetex HILIC	2.6µm	2.1mm	150mm	¥167,700
00A-4461-Y0	Kinetex HILIC	2.6µm	3.0mm	30mm	¥131,500
00F-4461-Y0	Kinetex HILIC	2.6µm	3.0mm	150mm	¥167,700

このPDFに記載されている情報は予告なく変更されることがあります

## Kinetex

## Phenomenex

00B-4461-E0	Kinetex HILIC	2.6µm	4.6mm	50mm	¥143,600
00C-4461-E0	Kinetex HILIC	2.6µm	4.6mm	75mm	¥152,800
00D-4461-E0	Kinetex HILIC	2.6µm	4.6mm	100mm	¥157,600
00F-4461-E0	Kinetex HILIC	2.6µm	4.6mm	150mm	¥167,700
00G-4606-E0	Kinetex HILIC	5.0µm	4.6mm	250mm	¥154,900

## Kinetex C18

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
00A-4475-AN	Kinetex C18	1.7µm	2.1mm	30mm	¥167,900
00B-4475-AN	Kinetex C18	1.7µm	2.1mm	50mm	¥169,900
00D-4475-AN	Kinetex C18	1.7µm	2.1mm	100mm	¥174,200
00F-4475-AN	Kinetex C18	1.7µm	2.1mm	150mm	¥184,400
00B-4475-Y0	Kinetex C18	1.7µm	3.0mm	50mm	¥169,900
00D-4475-Y0	Kinetex C18	1.7µm	3.0mm	100mm	¥174,200
00F-4462-AC	Kinetex C18	2.6µm	0.3mm	150mm	¥177,600
00B-4462-A0	Kinetex C18	2.6µm	1.0mm	50mm	¥143,600
00A-4462-AN	Kinetex C18	2.6µm	2.1mm	30mm	¥131,500
00B-4462-AN	Kinetex C18	2.6µm	2.1mm	50mm	¥143,600
00C-4462-AN	Kinetex C18	2.6µm	2.1mm	75mm	¥152,800
00D-4462-AN	Kinetex C18	2.6µm	2.1mm	100mm	¥157,600
00F-4462-AN	Kinetex C18	2.6µm	2.1mm	150mm	¥167,700
00A-4462-Y0	Kinetex C18	2.6µm	3.0mm	30mm	¥131,500
00B-4462-Y0	Kinetex C18	2.6µm	3.0mm	50mm	¥143,600
00C-4462-Y0	Kinetex C18	2.6µm	3.0mm	75mm	¥152,800
00D-4462-Y0	Kinetex C18	2.6µm	3.0mm	100mm	¥157,600
00F-4462-Y0	Kinetex C18	2.6µm	3.0mm	150mm	¥167,700
00A-4462-E0	Kinetex C18	2.6µm	4.6mm	30mm	¥131,500
00B-4462-E0	Kinetex C18	2.6µm	4.6mm	50mm	¥143,600
00C-4462-E0	Kinetex C18	2.6µm	4.6mm	75mm	¥152,800
00D-4462-E0	Kinetex C18	2.6µm	4.6mm	100mm	¥157,600

このPDFに記載されている情報は予告なく変更されることがあります

## Kinetex

## Phenomenex

00F-4462-E0	Kinetex C18	2.6μm	4.6mm	150mm	¥167,700
00A-4601-AN	Kinetex C18	5.0μm	2.1mm	30mm	¥99,700
00B-4601-AN	Kinetex C18	5.0μm	2.1mm	50mm	¥103,700
00D-4601-AN	Kinetex C18	5.0μm	2.1mm	100mm	¥132,300
00F-4601-AN	Kinetex C18	5.0μm	2.1mm	150mm	¥148,600
00A-4601-Y0	Kinetex C18	5.0μm	3.0mm	30mm	¥99,500
00B-4601-Y0	Kinetex C18	5.0μm	3.0mm	50mm	¥126,900
00D-4601-Y0	Kinetex C18	5.0μm	3.0mm	100mm	¥132,300

このPDFに記載されている情報は予告なく変更されることがあります

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
00F-4601-Y0	Kinetex C18	5.0 $\mu$ m	3.0mm	150mm	¥148,600
00B-4601-E0	Kinetex C18	5.0 $\mu$ m	4.6mm	50mm	¥103,700
00D-4601-E0	Kinetex C18	5.0 $\mu$ m	4.6mm	100mm	¥132,300
00F-4601-E0	Kinetex C18	5.0 $\mu$ m	4.6mm	150mm	¥148,600
00G-4601-E0	Kinetex C18	5.0 $\mu$ m	4.6mm	250mm	¥154,900
00F-4601-N0	Kinetex C18	5.0 $\mu$ m	10.0mm	150mm	¥328,600
00G-4601-N0	Kinetex C18	5.0 $\mu$ m	10.0mm	250mm	¥391,200

## Kinetex Biphenyl

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
00A-4628-AN	Kinetex Biphenyl	1.7 $\mu$ m	2.1mm	30mm	¥167,900
00B-4628-AN	Kinetex Biphenyl	1.7 $\mu$ m	2.1mm	50mm	¥169,900
00D-4628-AN	Kinetex Biphenyl	1.7 $\mu$ m	2.1mm	100mm	¥174,200
00F-4628-AN	Kinetex Biphenyl	1.7 $\mu$ m	2.1mm	150mm	¥184,400
00A-4622-AN	Kinetex Biphenyl	2.6 $\mu$ m	2.1mm	30mm	¥131,500
00B-4622-AN	Kinetex Biphenyl	2.6 $\mu$ m	2.1mm	50mm	¥143,600
00D-4622-AN	Kinetex Biphenyl	2.6 $\mu$ m	2.1mm	100mm	¥157,600
00F-4622-AN	Kinetex Biphenyl	2.6 $\mu$ m	2.1mm	150mm	¥167,700
00B-4622-Y0	Kinetex Biphenyl	2.6 $\mu$ m	3.0mm	50mm	¥143,600
00D-4622-Y0	Kinetex Biphenyl	2.6 $\mu$ m	3.0mm	100mm	¥157,600
00F-4622-Y0	Kinetex Biphenyl	2.6 $\mu$ m	3.0mm	150mm	¥167,700
00B-4622-E0	Kinetex Biphenyl	2.6 $\mu$ m	4.6mm	50mm	¥143,600
00D-4622-E0	Kinetex Biphenyl	2.6 $\mu$ m	4.6mm	100mm	¥157,600
00F-4622-E0	Kinetex Biphenyl	2.6 $\mu$ m	4.6mm	150mm	¥167,700
00A-4627-AN	Kinetex Biphenyl	5.0 $\mu$ m	2.1mm	30mm	¥99,700
00B-4627-AN	Kinetex Biphenyl	5.0 $\mu$ m	2.1mm	50mm	¥103,700
00D-4627-AN	Kinetex Biphenyl	5.0 $\mu$ m	2.1mm	100mm	¥132,300
00B-4627-Y0	Kinetex Biphenyl	5.0 $\mu$ m	3.0mm	50mm	¥103,700
00D-4627-Y0	Kinetex Biphenyl	5.0 $\mu$ m	3.0mm	100mm	¥132,300

## Kinetex

## Phenomenex

00F-4627-Y0	Kinetex Biphenyl	5.0μm	3.0mm	150mm	¥148,600
00B-4627-E0	Kinetex Biphenyl	5.0μm	4.6mm	50mm	¥103,700
00D-4627-E0	Kinetex Biphenyl	5.0μm	4.6mm	100mm	¥132,300
00F-4627-E0	Kinetex Biphenyl	5.0μm	4.6mm	150mm	¥148,600
00G-4627-E0	Kinetex Biphenyl	5.0μm	4.6mm	250mm	¥154,900
00F-4627-N0	Kinetex Biphenyl	5.0μm	10.0mm	150mm	¥328,600
00G-4627-N0	Kinetex Biphenyl	5.0μm	10.0mm	250mm	¥391,200

## Kinetex EVO C18

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
00B-4726-A0	Kinetex EVO C18	1.7μm	1.0mm	50mm	¥176,300
00D-4726-A0	Kinetex EVO C18	1.7μm	1.0mm	100mm	¥180,700
00F-4726-A0	Kinetex EVO C18	1.7μm	1.0mm	150mm	¥190,900
00B-4726-AN	Kinetex EVO C18	1.7μm	2.1mm	50mm	¥176,300
00D-4726-AN	Kinetex EVO C18	1.7μm	2.1mm	100mm	¥180,700
00F-4726-AN	Kinetex EVO C18	1.7μm	2.1mm	150mm	¥190,900
00A-4725-AN	Kinetex EVO C18	2.6μm	2.1mm	30mm	¥136,600
00B-4725-AN	Kinetex EVO C18	2.6μm	2.1mm	50mm	¥148,600
00D-4725-AN	Kinetex EVO C18	2.6μm	2.1mm	100mm	¥163,600
00F-4725-AN	Kinetex EVO C18	2.6μm	2.1mm	150mm	¥174,000
00B-4725-Y0	Kinetex EVO C18	2.6μm	3.0mm	50mm	¥148,600
00D-4725-Y0	Kinetex EVO C18	2.6μm	3.0mm	100mm	¥163,600
00F-4725-Y0	Kinetex EVO C18	2.6μm	3.0mm	150mm	¥174,000
00B-4725-E0	Kinetex EVO C18	2.6μm	4.6mm	50mm	¥148,600
00D-4725-E0	Kinetex EVO C18	2.6μm	4.6mm	100mm	¥163,600
00F-4725-E0	Kinetex EVO C18	2.6μm	4.6mm	150mm	¥174,000
00G-4725-E0	Kinetex EVO C18	2.6μm	4.6mm	250mm	¥187,000
00A-4633-AN	Kinetex EVO C18	5.0μm	2.1mm	30mm	¥115,000
00B-4633-AN	Kinetex EVO C18	5.0μm	2.1mm	50mm	¥119,800
00D-4633-AN	Kinetex EVO C18	5.0μm	2.1mm	100mm	¥141,300

このPDFに記載されている情報は予告なく変更されることがあります



## Kinetex

## Phenomenex

00F-4633-AN	Kinetex EVO C18	5.0μm	2.1mm	150mm	¥163,200
00B-4633-Y0	Kinetex EVO C18	5.0μm	3.0mm	50mm	¥119,800
00D-4633-Y0	Kinetex EVO C18	5.0μm	3.0mm	100mm	¥141,300
00F-4633-Y0	Kinetex EVO C18	5.0μm	3.0mm	150mm	¥162,100
00B-4633-E0	Kinetex EVO C18	5.0μm	4.6mm	50mm	¥119,800
00D-4633-E0	Kinetex EVO C18	5.0μm	4.6mm	100mm	¥141,300
00F-4633-E0	Kinetex EVO C18	5.0μm	4.6mm	150mm	¥163,200
00G-4633-E0	Kinetex EVO C18	5.0μm	4.6mm	250mm	¥171,100
00F-4633-N0	Kinetex EVO C18	5.0μm	10.0mm	150mm	¥335,100
00G-4633-N0	Kinetex EVO C18	5.0μm	10.0mm	250mm	¥403,600

このPDFに記載されている情報は予告なく変更されることがあります

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
00D-4633-U0-AX	Kinetex EVO C18 AXIA	5.0 $\mu$ m	30.0mm	100mm	¥1,190,000

## Kinetex Polar C18

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
00A-4759-AN	Kinetex Polar C18	2.6 $\mu$ m	2.1mm	30mm	¥131,500
00B-4759-AN	Kinetex Polar C18	2.6 $\mu$ m	2.1mm	50mm	¥143,600
00D-4759-AN	Kinetex Polar C18	2.6 $\mu$ m	2.1mm	100mm	¥157,600
00F-4759-AN	Kinetex Polar C18	2.6 $\mu$ m	2.1mm	150mm	¥167,700
00B-4759-Y0	Kinetex Polar C18	2.6 $\mu$ m	3.0mm	50mm	¥143,600
00D-4759-Y0	Kinetex Polar C18	2.6 $\mu$ m	3.0mm	100mm	¥157,600
00F-4759-Y0	Kinetex Polar C18	2.6 $\mu$ m	3.0mm	150mm	¥167,700
00B-4759-E0	Kinetex Polar C18	2.6 $\mu$ m	4.6mm	50mm	¥143,600
00D-4759-E0	Kinetex Polar C18	2.6 $\mu$ m	4.6mm	100mm	¥157,600
00F-4759-E0	Kinetex Polar C18	2.6 $\mu$ m	4.6mm	150mm	¥167,700

## Kinetex PAH

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
00B-4764-AN	Kinetex PAH	3.5 $\mu$ m	2.1mm	50mm	¥127,000
00D-4764-AN	Kinetex PAH	3.5 $\mu$ m	2.1mm	100mm	¥144,900
00D-4764-E0	Kinetex PAH	3.5 $\mu$ m	4.6mm	100mm	¥144,900
00F-4764-E0	Kinetex PAH	3.5 $\mu$ m	4.6mm	150mm	¥159,100
00G-4764-E0	Kinetex PAH	3.5 $\mu$ m	4.6mm	250mm	¥164,100

## Kinetex PS C18

P/N	Item Name	粒子径	内径	長さ	価格表
00A-4780-AN	Kinetex PS C18	2.6 $\mu$ m	2.1mm	30mm	¥131,500
00B-4780-AN	Kinetex PS C18	2.6 $\mu$ m	2.1mm	50mm	¥143,600

## Kinetex

## Phenomenex

00D-4780-AN	Kinetex PS C18	2.6µm	2.1mm	100mm	¥157,600
00F-4780-AN	Kinetex PS C18	2.6µm	2.1mm	150mm	¥167,700
00B-4780-Y0	Kinetex PS C18	2.6µm	3.0mm	50mm	¥143,600
00D-4780-Y0	Kinetex PS C18	2.6µm	3.0mm	100mm	¥157,600
00F-4780-Y0	Kinetex PS C18	2.6µm	3.0mm	150mm	¥167,700
00B-4780-E0	Kinetex PS C18	2.6µm	4.6mm	50mm	¥143,600
00D-4780-E0	Kinetex PS C18	2.6µm	4.6mm	100mm	¥157,600
00F-4780-E0	Kinetex PS C18	2.6µm	4.6mm	150mm	¥167,700
00G-4780-E0	Kinetex PS C18	2.6µm	4.6mm	250mm	¥187,000

このPDFに記載されている情報は予告なく変更されることがあります